

Flash20Ab™ GAPDH-AbFluor 800显色液

CAT: YS0127

储运/运输条件

2-8°C

产品组成

组分	规格
GAPDH-AbFluor800染色液	10mL/100mL


产品简介

一步法显色试剂盒：做WB实验中用于内参的快速显色，无需一抗、二抗。封闭后，直接使用本试剂染膜。10-20分钟快速显色，条带清晰可见。本产品可用于人、小鼠、大鼠的GAPDH的检测，其它种属建议先进行预实验。

使用方法

将封闭过后的膜放入抗体显色液中，室温反应20分钟后，清洗3次，放入支持780或800nm的设备显色可以回收使用过的抗体工作液。回收的抗体工作液可再重复使用多次（Immunoway实验室验证5次以上）。请2-8°C保存。

注：回收后工作液，使用方法同新鲜稀释的抗体。如使用过程中出现混浊/絮状物/长菌现象，可以10,000×g离心3分钟，取上清用于后续检测，不影响使用。如染色有明显的减弱，则可以考虑废弃该抗体。

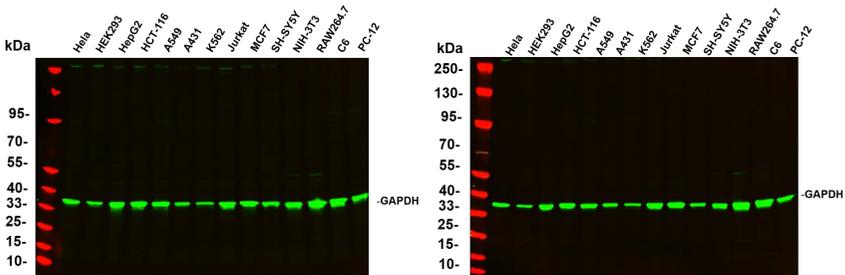

显色液第一次使用

显色液25°C放置2周后使用

注意事项

1. 重复次数与使用条件,蛋白上样量相关,请在染色效果下降后不再使用。
2. 保存时间与容器清洁程度,温度稳定性相关,通常新品在2-8°稳定6个月。

苏州睿瀛生物技术有限公司, 保留一切权利